

دستور العمل استفاده از دستگاه اتوکلاو

- ۱- آگیری دستگاه : حدود چهار لیتر آب در داخل دستگاه ریخته بطوریکه آب کاملا روی آن را بپوشاند.
- ۲- وسائل مورد استریل را داخل اتاقک قرار دهید.
- ۳- در دستگاه را ببندید.
- ۴- شیر تخلیه بخار بسته باشد.
- ۵- دوشاخه برق را به پریز وصل نمایید.
- ۶- کلید برق دستگاه را در حالت روشن قرار دهید.

شرح مراحل:

- با زدن دکمه پاور چراغ آن روشن می شود و دستگاه آماده کار می گردد.
 - در حالت معمول نمایشگر دمای محفظه استریل را نشان می دهد. با زدن دکمه تایمر زمان استریل نمایان می شود.
 - با فشار دادن دکمه تایمر در حالت نمایش دما زمان تنظیم شده یا زمان باقی مانده دوره استریل نمایان می شود.
 - با فشار دادن دکمه استارت هیتر و چراغ آن روشن می شوند و دکمه های استارت تا پایان بی اثر می شوند.
 - با رسیدن دما به درجه تنظیم شده توسط کارخانه ، زمان سنجی دوره استریل شروع و چراغ استریل روشن می شود.
 - با پایان یافتن زمان استریل چراغهای هیتر خاموش شده و چراغ حس استریل بطور چشمک زن همراه با آلام اعلام پایان دوره روشن می شود.
- بعد از اتمام زمان دستگاه را خاموش نموده و شیر تخلیه بخار را باز نمایید.