

روش کار الایزا ریدر:

- دکمه Power را روشن کرده تا جمله Select Mode بیاید.
- دکمه Poly را فشار داده و طول موجهای مورد نظر را انتخاب می کنیم (۲ Enter برای طول موج ۴۰۵ نانومتر و ۴ Enter برای طول موج ۴۹۰ نانومتر)
- سپس تعداد استانداردها را وارد کرده و Enter می کنیم.
- دو بار پشت سر هم Enter می کنیم.
- مقادیر استانداردها را وارد کرده و بعد از هر کدام Enter می کنیم.
- سپس می پرسد استانداردها و تستها را Duplicate می باشد و یا خیر که دکمه No را می زنیم بعد دوباره Enter می زنیم و سپس دکمه Read را می زنیم.
- اگر در حافظه برنامه مورد نظر را داشتیم دکمه A را زده شماره برنامه را Enter می کنیم و دکمه Read را می زنیم.
- بعد از خواندن پلیت هم دستگاه و هم پرینتر را خاموش می کنیم.